

身の回りの物質

実験器具の使い方 A


 5分

1. 次の問いに答えなさい。

(1) 図はガスバーナーである。

① A, Bのねじを, それぞれ何というか。

A	[1]
B	[2]

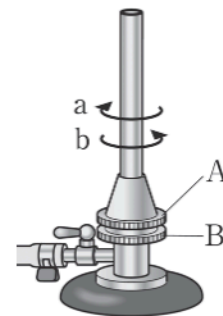

② A, Bのねじを開くには, a, bのどちらの向きに回せばよいか。

[3]

(2) ガスバーナーに点火するときの操作について, 次のア~カを正しい順に並べなさい。

- ア 元せん・コックを開く。 イ マッチに火をつける。
- ウ 空気を入れる。 エ ねじを少しずつ開き, ガスを出す。
- オ 点火する。 カ A, Bのねじが閉まっていることを確かめる。

→ → → → →
[4]

(3) 炎の色がオレンジ色の時, 不足しているものは何か。

[5]

(4) 次の文の にあてはまるものを, あとのア~ウから1つずつ選びなさい。

ガスバーナーの火を消すときは, ① → ② → ③ の順に閉める。

- ア コック・元せん イ 空気調節ねじ ウ ガス調節ねじ

①		②		③	
	[6]		[7]		[8]